



1. Transvaser

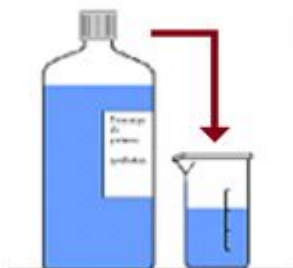

Transvaser le volume à pipeter plus max. 10% de la solution mère dans un récipient.

Ne jamais pipeter directement dans le flacon, risque de contamination!


2. Rincer / Prélever

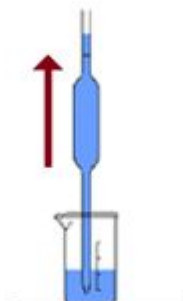

Rincer la pipette en prélevant la solution au-dessus du trait de jauge. Vider le contenu dans un b cher d chet. Si n cessaire, recommencer.


Pr lever la solution comme ci-dessus puis essuyer d licatement le bout de la pipette avec un papier.

3. Ajuster

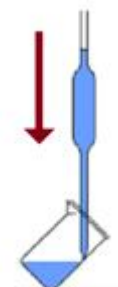


Ajuster le m nisque, en prenant garde d'appuyer la pipette   45  sur le bord du r cipient.

4. Ecouler

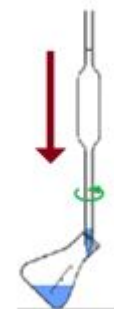

Appuyer la pipette contre la paroi (  45 ) du r cipient de destination. Laisser couler enti rement le liquide, attendre 15 secondes et faire   de tour.

5. Vider

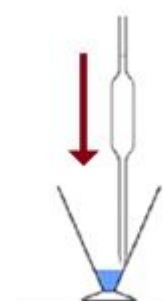

Evacuer la derni re goutte en tant que d chet.



Lecture du m nisque

Placer son  il   la hauteur du trait   voir un trait et pas une ellipse !
C'est la pointe du m nisque qui doit  tre sur le trait de jauge

Avec quoi pipeter

Macro-aspirateur



Pro-pipette



Connecter d licatement   la pipette, sans faire un bras de levier !

Une fois connect    la pipette, l'ensemble doit rester   la verticale !
  Evite un retour de liquide
  Limite le risque de contamination

