


Comment transvaser quantitativement de mon flacon à peser à mon ballon jaugé ?



1. Je verse la poudre dans l'entonnoir posé sur le ballon jaugé et viens rincer avec mon solvant **au moins 3 fois** mon récipient et son bouchon
2. Je fais attention à ce que la pointe de ma pissette ne soit pas en contact avec ma verrerie.
3. Je rince également le bord extérieur de mon flacon à peser et rince mon entonnoir, y compris l'extérieur de la tige.
4. Pour homogénéiser je ne dépasse pas le trait de jauge
5. Une fois tout mon produit dissout je peux compléter à la jauge.
6. Mes yeux doivent se trouver à la hauteur du trait de jauge qui se lit horizontalement, la partie arrondie du ménisque doit venir effleurer le trait de jauge.
7. Je peux maintenant homogénéiser ma solution en la mélangeant et en la retournant au moins 3 fois.

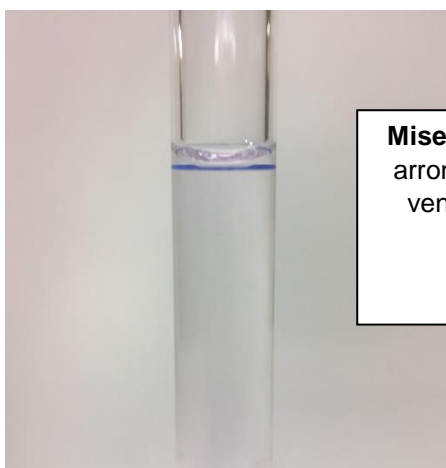

Mise à la jauge : la partie arrondie du ménisque doit venir effleurer le trait de jauge.