



Nom :

Prénom :

Section :

Salle d'examen :

Numéro de place :


Examen de méthodes de séparation analytiques Juin 2024

Durée de l'épreuve : 3 heures

I. Principe de la chromatographie

I.1. Généralités

La chromatographie instrumentale peut être schématisée comme suit :

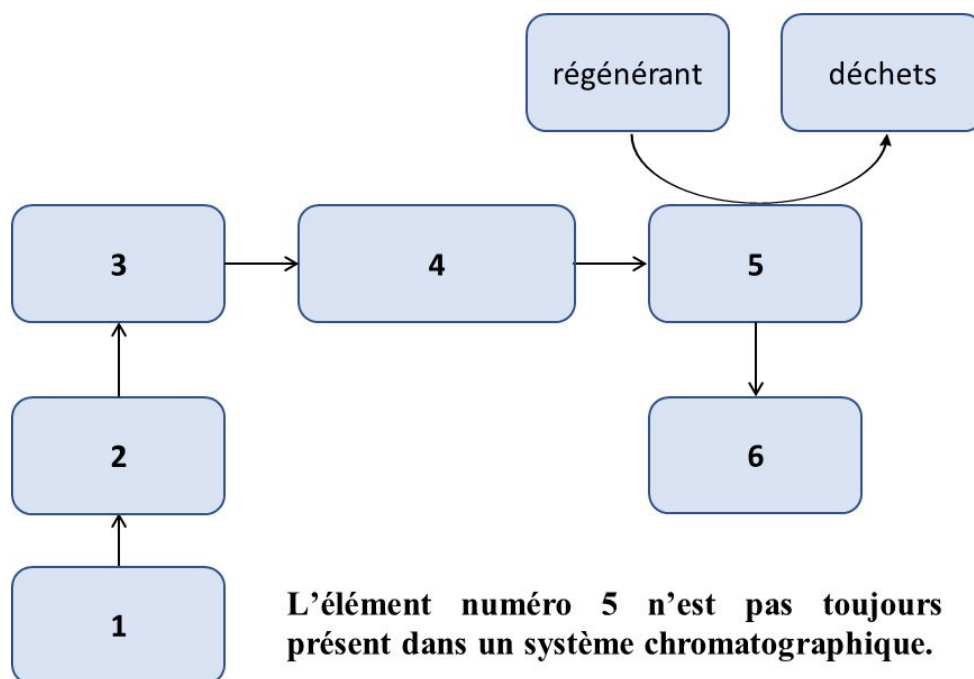

Dans le cas de la chromatographie d'élution, nommer les éléments **1** à **6** présents sur le schéma.

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :


Dans quel(s) type(s) de chromatographie peut-on trouver plusieurs fois l'élément **4** en série ?

- GC ☐
- HPLC ☐
- IC ☐
- SEC ☐
- SFC ☐

Dans quel(s) type(s) de chromatographie peut-on trouver l'élément **5** ?

- GC ☐
- HPLC ☐
- IC ☐
- SEC ☐
- SFC ☐

Dans le cas d'une chromatographie idéale, les pics chromatographiques suivent une loi de Gauss. Ci-dessous, un pic chromatographique Gaussien :

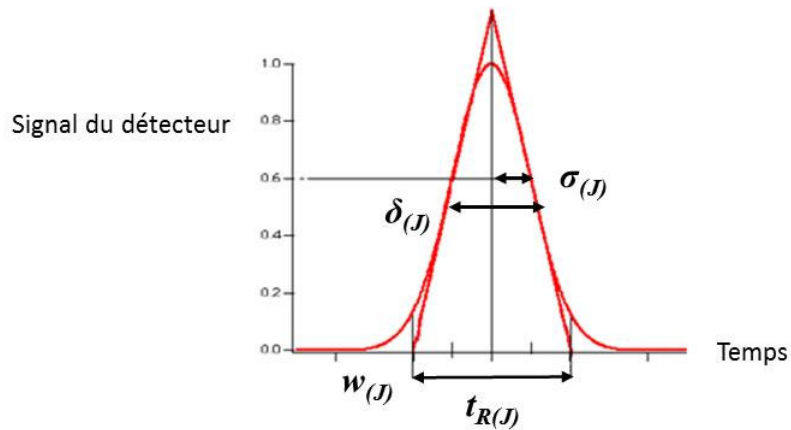

Exprimer la variance **Var(J)** observée pour le soluté **J** en fonction de $\sigma(J)$.

En vous basant sur la représentation schématique de la chromatographie instrumentale incluant les éléments **1** à **6**, donner l'expression de la variance **Var(J)** observée sur le pic chromatographique détecté.

Parmi les variances qui contribuent à **Var(J)**, quelle est celle qui doit être prédominante ?

Exprimer le nombre de plateaux théoriques du soluté **J** en fonction de la variance prédominante.

Pour que le nombre de plateaux théoriques soit maximal, cette variance doit être :


- maximale ☐
- minimale ☐
- peu importe ☐

En chromatographie d'élution, la détection des différents solutés séparés génère un chromatogramme. Sur le chromatogramme ci-dessous, dessinez les pics d'un soluté retenu **J** et d'un soluté non retenu **I** par la phase stationnaire. La forme de ces deux pics obéit à une loi de Gauss. Faire figurer sur ce schéma le temps mort et les temps de rétention bruts et nets.




I.2. Aspects thermodynamiques de la chromatographie

Le principe de la chromatographie repose sur une interaction à trois corps : soluté, phase stationnaire et phase mobile. Pour un soluté **J** on observe le schéma d'interaction suivant (schéma de gauche) :

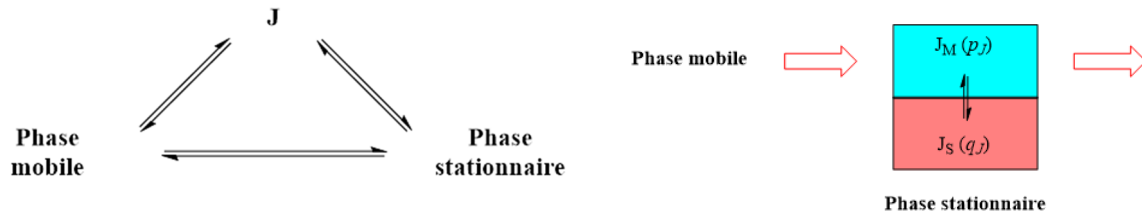

D'un point de vue thermodynamique, on peut simplifier cette interaction à trois corps en la représentant comme le partage du soluté **J** entre la phase stationnaire **S** et la phase mobile **M** non miscibles entre-elles (schéma de droite). Ce partage est défini par la constante de distribution $K_{D(J)}$. L'équilibre à considérer est le suivant :

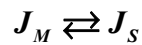

Un facteur important de la chromatographie est le facteur de rétention k' d'un soluté donné. Pour un soluté **J** donné, exprimer le facteur de rétention $k'_{(J)}$ en fonction de $t'_{R(J)}$ et t_M .

Pour un rapport de phase effectif $\Phi_{SM} = 1$ et pour l'équilibre considéré, démontrer que :

$$\ln t'_{R(J)} = \ln t_M + \frac{(\mu_{M(J)}^0 - \mu_{S(J)}^0)}{RT}$$

Quels sont les paramètres qui influencent fortement le temps de rétention d'un soluté donné ?


Pour répondre à cette question, veuillez compléter le tableau suivant en cochant la ou les case(s) qui convient/conviennent.

	GC	HPLC	IC	SEC	SFC
Propriétés chimiques de la phase mobile					
Propriétés physiques de la phase mobile					
Propriétés chimiques de la phase stationnaire					
Propriétés physiques de la phase stationnaire					
Température					


I.3. Aspects cinétiques de la chromatographie

D'un point de vue cinétique, la séparation d'un mélange de solutés est régie par l'équation de Van Deemter. Elle représente la variation de la hauteur équivalente à un plateau théorique **H** en fonction la vitesse linéaire d'écoulement moyenne de la phase mobile \bar{u} à travers la phase stationnaire. Ecrire l'équation de Van Deemter $H = f(\bar{u})$ en fonction des constantes **A**, **B** et **C** qui décrivent le comportement du couple soluté/colonne chromatographique.


L'équation de Van Deemter peut se décomposer en trois termes H_A , H_B et H_C . Sur le graphique 1, dessiner l'allure de H_A , H_B et H_C en donnant leurs expressions en fonction de A , B , C et \bar{u} .

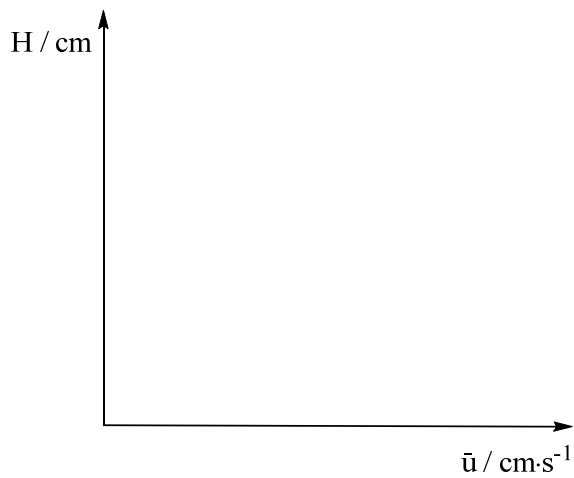


graphique 1

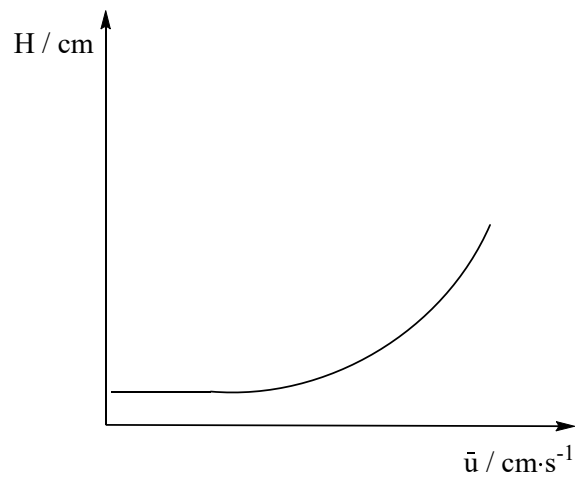

graphique 2

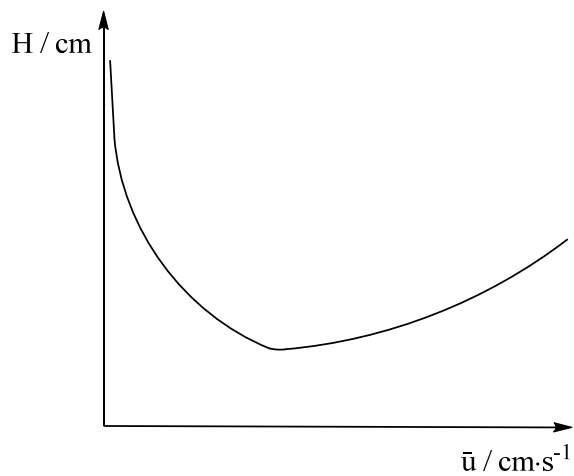

graphique 3

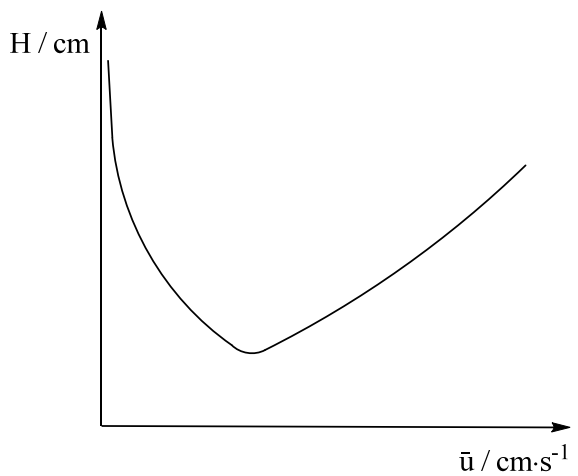

graphique 4

Les graphiques 2, 3 et 4 représentent les courbes de Van Deemter de diverses colonnes chromatographiques. Les caractéristiques de ces courbes sont données ci-dessous :

	$\bar{u}_{opt} / \text{cm} \cdot \text{s}^{-1}$	H_{min} / cm
Graphique 2	le plus petit possible	non clairement défini
Graphique 3	$\sqrt{\frac{B}{C}}$	$2\sqrt{BC}$
Graphique 4	$\sqrt{\frac{B}{C}}$	$A + 2\sqrt{BC}$

Associer chaque graphique **2** à **4** à la colonne chromatographique correspondante en entourant la ou les réponse(s) qui convient/conviennent :

graphique **2** : colonne GC capillaire / colonne HPLC / colonne IC / colonne SEC

graphique **3** : colonne GC capillaire / colonne HPLC / colonne IC / colonne SEC






graphique **4** : colonne GC capillaire / colonne HPLC / colonne IC / colonne SEC

Répondre aux affirmations suivantes :

	Vrai	Faux
▪ En chromatographie GC sur colonne capillaire, le minimum de la courbe de Van Deemter est fixé par le point de concours des courbes représentant H_B et H_C .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ En chromatographie HPLC le minimum de la courbe de Van Deemter est fixé par la constante représentant la diffusion d'Eddy.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ La chromatographie IC est la chromatographie en phase liquide qui présente la constante C la plus petite.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ En chromatographie SEC, pour séparer correctement de grosses macromolécules, il faut appliquer un débit de phase mobile le plus grand possible.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ La chromatographie SFC sur colonne HPLC est moins performante, en termes de nombre de plateaux théoriques, que la chromatographie HPLC classique.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. Analyse de résidus d'explosifs d'une zone d'entraînement militaire par chromatographies GC et HPLC

Dans le cadre de l'analyse de la pollution d'une zone d'entraînement militaire, on s'intéresse à la détermination de la teneur en explosifs nitrés contenus dans le sol de l'exploitation. Les produits nitrés d'intérêts sont présentés dans le tableau suivant :

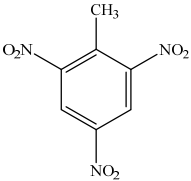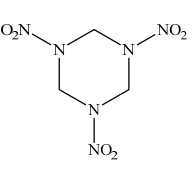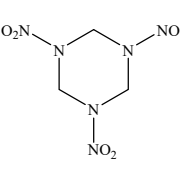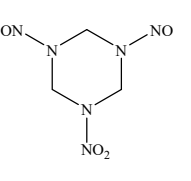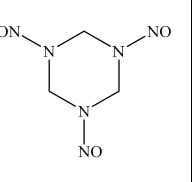Substance	TNT	RDX	MNX	DNX	TNX
Structure					
M (g·mol ⁻¹)	227,13	222,12	206,12	190,12	174,12
T _{eb} (°C)	240	320	279	237	194
Log (P) [#]	1,587	-2,044	-1,221	-0,368	0,515

[#] $\log(P_{(J)}) = \log ([J]_{oil}/[J]_{water})$ caractérise la polarité de J

Les explosifs comme le SEMTEX par exemple sont à base de TNT et de RDX. Le MNX, DNX et TNX sont les produits issus de la biodégradation du RDX. Bien que tous ces composés soient très polaires, ils sont analysés par GC puis ensuite, pour comparaison, par HPLC. Pour ces deux types d'analyse, les substances organiques sont d'abord extraites par de l'acétonitrile puis cette phase, préalablement filtrée, est engagée en chromatographie GC et HPLC.


II.1. Analyse par chromatographie GC

L'extrait à l'acétonitrile est analysé avec les conditions GC suivantes :

Colonne GC	WCOT HP-1 de 0,25 mm de diamètre et de 30 m de longueur
Phase stationnaire	Film de polydiméthylsiloxane pur (PDMS) de 0,25 µm d'épaisseur
Phase mobile	He à $\bar{u} = 80 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$
Elution	Programmation de température : voir sur le chromatogramme
Détection	ECD

Ci-dessous le chromatogramme de l'échantillon analysé où l'on a identifié les composés suivants : TNT, RDX, MNX, DNX et TNX.

Sur ce chromatogramme figure le programme de température utilisé pour réaliser l'analyse GC.

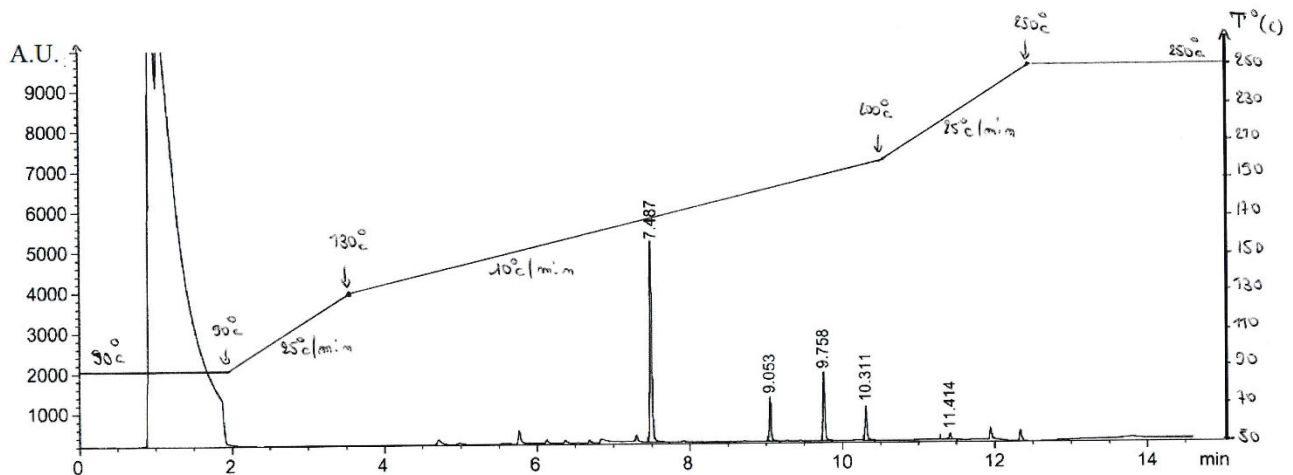

A partir des caractéristiques de la colonne GC et de la phase mobile, déterminer le temps mort de la colonne. Exprimer le résultat en minutes, arrondir à trois chiffres après la virgule.

Quelle est la nature du pic situé entre 0,8 et 2 minutes ?

En vous basant sur les pics **1** et **5** situés à 7,487 et à 11,414 minutes, déterminer le domaine de k' de l'analyse chromatographique. Donner les valeurs arrondies à trois chiffres après la virgule.

Le domaine de k' vous paraît-il optimum ?

Quel serait le temps de rétention brut d'un composé pour lequel $k' = 2$? Donner le résultat arrondi à trois chiffres après la virgule.

Ce pic aurait-il été facilement identifiable ?

En considérant l'interaction solutés/phase stationnaire comme principal mécanisme de rétention, remplir le tableau suivant :

Pic	1	2	3	4	5
t_R (min)	7,487	9,053	9,758	10,311	11,414
w (min)	0,060	0,088	0,101	0,110	0,129
Substance					

En considérant que les solutés présentent tous la même interaction avec la phase stationnaire, remplir le tableau suivant :

Pic	1	2	3	4	5
t_R (min)	7,487	9,053	9,758	10,311	11,414
w (min)	0,060	0,088	0,101	0,110	0,129
Substance					

Pour déterminer quel est le mécanisme de rétention qui gouverne la séparation, on se base sur l'indice de Kovats du composé qui ne fait pas partie de la même famille chimique, le TNT. L'indice de Kovats du TNT, analysé dans les mêmes conditions chromatographiques est : $I_{TNT} = 1704$.

Une série d'alcane linéaires analysés dans les mêmes conditions chromatographiques dans le domaine de temps considéré donne les résultats présentés dans le tableau suivant.

Compléter ce tableau en donnant l'indice de Kovats relatif à chaque alcane :

Alcane	t_R (min)	w (min)	I
C ₁₄	6,291	0,055	
C ₁₅	7,433	0,060	
C ₁₆	8,572	0,083	
C ₁₇	9,710	0,105	
C ₁₈	10,850	0,113	
C ₁₉	11,991	0,130	
C ₂₀	13,134	0,147	

Dans les conditions chromatographiques et le domaine de temps considérés, l'indice de Kovats I_x d'un soluté x est donné par :

$$\blacksquare I_x = 100n + 100 \left(\frac{\ln(t'_{R(x)}) - \ln(t'_{R(C_n)})}{\ln(t'_{R(C_{n+1})}) - \ln(t'_{R(C_n)})} \right) \quad \square$$

$$\blacksquare I_x = 100n + 100 \left(\frac{\ln(t_{R(x)}) - \ln(t_{R(C_n)})}{\ln(t_{R(C_{n+1})}) - \ln(t_{R(C_n)})} \right) \quad \square$$

$$\blacksquare I_x = 100n + 100 \left(\frac{t'_{R(x)} - t'_{R(C_n)}}{t'_{R(C_{n+1})} - t'_{R(C_n)}} \right) \quad \square$$

$$\blacksquare I_x = 100n + 100 \left(\frac{t_{R(x)} - t_{R(C_n)}}{t_{R(C_{n+1})} - t_{R(C_n)}} \right) \quad \square$$

A l'aide de son indice de Kovats, calculer le temps de rétention brut du TNT ($I_{\text{TNT}} = 1704$).

Basé sur le temps de rétention brut du TNT et sur les différents ordres d'élution proposés, cocher la ou les case(s) qui convient/conviennent.

- L'interaction solutés/phase stationnaire est le principal mécanisme de rétention. ☐
- La séparation s'effectue selon l'ordre croissant des températures d'ébullition des solutés analysés. ☐
- Tous les solutés présentent la même interaction avec la phase stationnaire. ☐
- Tous les solutés présentent des interactions différentes avec la phase stationnaire. ☐

Pour quantifier le TNT et le RDX, on procède par étalonnage interne. On choisit un étalon, le 2,6-diméthylnaphtalène (DMN) dont le temps de rétention brut se situe en plein milieu de la fenêtre de temps chromatographique. Les caractéristiques chromatographiques de cette substance sont les suivantes : $t_R = 9,596 \text{ min}$; $w = 0,098 \text{ min}$; $I_{(DMN)} = 1690$.

Cette substance peut-elle servir d'étalon interne pour effectuer une mesure quantitative ? Justifier votre réponse par le calcul en donnant le(s) résultat(s) arrondis à trois chiffres après la virgule.

II.2. Analyse par chromatographie HPLC

Le même échantillon (extrait de sol par l'acétonitrile contenant du TNT, RDX, MNX, DNX et TNX) est analysé par HPLC. Les conditions chromatographiques sont les suivantes :

Colonne HPLC	Supelco de 4,6 mm de diamètre, 250 mm de longueur et de porosité $\varepsilon = 0,40$
Phase stationnaire	Particules C_{18} de 5 μm à base SiO_2 avec écrantage des silanols résiduels par endcapping
Phase mobile	Méthanol (60%) / solution aqueuse d'acide acétique à 1 mM (40%)
Elution	Mode isocratique à 0,5 $mL \cdot min^{-1}$ à température ambiante
Détection	MS

Cocher la ou les case(s) qui convient/conviennent.

Il s'agit d'une phase stationnaire :


- normale ☐
- inverse ☐
- apolaire ☐
- polaire ☐

Le couple solvant de base/solvant sélectif de la phase mobile est :

- méthanol/solution aqueuse d'acide acétique à 1 mM ☐
- solution aqueuse d'acide acétique à 1 mM/méthanol ☐

Donner l'ordre d'élution (t_R croissants) attendu.

Le chromatogramme obtenu est donné ci-après :

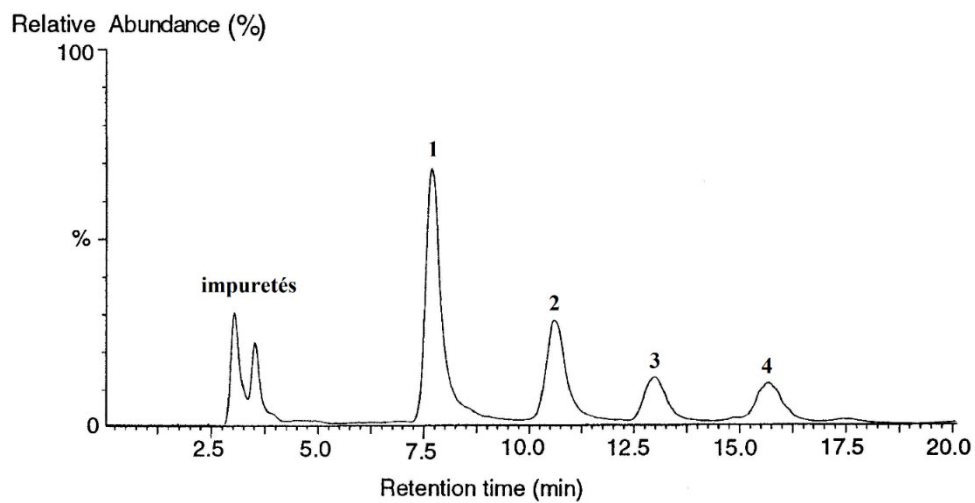

La détection par spectrométrie de masse a permis de qualifier les pics **1** à **4** :

Pic n°	1	2	3	4
Composé	TNX	DNX	MNX	RDX

L'ordre d'élution obtenu est-il celui attendu ?

- oui ☐
- non ☐

Attendu que l'acide acétique est connu comme agent de pair d'ions, expliquer succinctement son rôle sur l'ordre d'élution obtenu.

Sur le chromatogramme, le signal du TNT n'apparaît pas. En prenant en compte aussi le chromatogramme GC, choisir parmi les affirmations suivantes celles qui vous semblent correctes :

- Le temps de rétention du TNT est plus petit que celui du TNX. ☐
- Le temps de rétention du TNT se situe entre celui du TNX et celui du RDX. ☐
- Le temps de rétention du TNT est plus grand que celui du RDX. ☐
- Le signal du TNT est masqué par les impuretés situées entre 2,5 et 4 minutes. ☐
- Le signal du TNT est masqué par un des pics 1 à 4. ☐
- Le signal du TNT se situe au-delà des 20 minutes de l'analyse chromatographique. ☐
- Le signal du TNT n'est pas détecté car il est beaucoup moins concentré que le TNX, DNX, MNX et le RDX. ☐
- Le signal du TNT sature le spectromètre de masse utilisé comme détecteur. ☐


II.3. Chromatographie GC versus chromatographie HPLC

Pour l'étude qui nous intéresse, choisir la méthode chromatographique la plus adaptée en cochant les cases qui conviennent :


	GC	HPLC
En vous basant sur la volatilité des substances étudiées		
En vous basant sur la polarité des substances étudiées		
En vous basant sur la masse molaire des substances étudiées		
En vous basant sur la dangerosité des substances étudiées		
En vous basant sur le mode d'élution		
En vous basant sur l'efficacité de la séparation (nombre de plateaux théoriques)		
En vous basant sur la résolution atteignable		
En vous basant sur la sensibilité de détection		
En vous basant sur la méthode d'étalonnage		
En vous basant sur le temps d'analyse		

III. Analyse de peptides par chromatographies IC et SEC

On s'intéresse à l'analyse de peptides obtenus par bio-ingénierie. Ces peptides, potentiellement utilisables pour des applications thérapeutiques, sont constitués de 31 acides aminés dont les structures sont données ci-après :

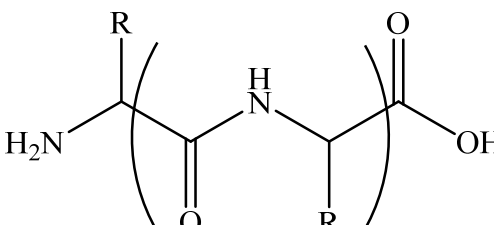	<p>R = -H (glycine G)</p> <p>R = -CH₃ (alanine A)</p> <p>R = -CH-(CH₃)₂ (valine V)</p> <p>R = -CH₂-CH-(CH₃)₂ (leucine L)</p> <p>R = -CH₂-Ph (phénylalanine F)</p> <p>R = -CH₂-COOH (acide aspartique D)</p> <p>R = -CH₂-CH₂-COOH (acide glutamique E)</p>
---	--

Tous ces peptides possèdent quatre fonctions acides (**EEEE**) en plus du C-terminal (**D**). Les autres acides aminés présents sont une distribution des acides aminés neutres **G**, **A**, **V**, **L**, et **F**. La courbe ci-dessous représente la charge de ces peptides en fonction du pH de la solution dans laquelle ils sont dissous :

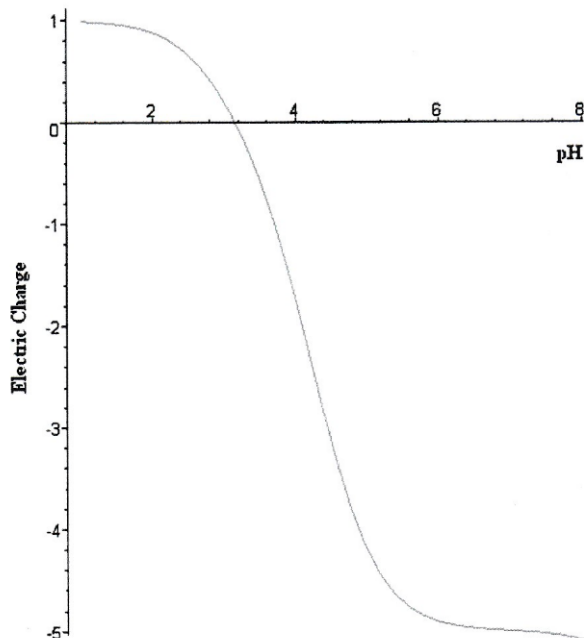

Le point de charge nulle de ces peptides est observé à $\text{pH} = 3,15$.

La masse molaire de ces peptides est comprise entre 2132,90 et 4476,12 $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

III.1. Analyse par chromatographie IC

Dans un premier temps, on étudie la possibilité de séparer ce mélange de peptides par chromatographie IC. Bien que ces peptides possèdent des masses molaires supérieures à 2000 $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$, on peut les séparer par chromatographie IC. Expliquer brièvement pourquoi.

Quelle fonction est responsable de la présence d'une charge positive sur ces peptides à pH < 3,15 ?

Parmi les propositions suivantes, choisir le couple phase stationnaire/éluant à utiliser pour réaliser cette chromatographie lorsque le pH de la solution de peptides est ajusté à pH < 3,15.

- Résine -SO₃⁻ / HCl dilué ☐
- Résine -SO₃⁻ / KOH dilué ☐
- Résine -NR₃⁺ / HCl dilué ☐
- Résine -NR₃⁺ / KOH dilué. ☐

Parmi les propositions suivantes, choisir le couple phase stationnaire/éluant à utiliser pour réaliser cette chromatographie lorsque le pH de la solution de peptides est ajusté à pH > 3,15.

- Résine -SO₃⁻ / HCl dilué ☐
- Résine -SO₃⁻ / KOH dilué ☐
- Résine -NR₃⁺ / HCl dilué ☐
- Résine -NR₃⁺ / KOH dilué. ☐

En tenant compte de la nature des groupes ioniques des phases stationnaires proposées et lorsque le pH de la solution de peptides est ajusté à pH < 3,15, l'ordre d'élution (**t_R** croissants) est :

En tenant compte de la nature des groupes ioniques des phases stationnaires proposées et lorsque le pH de la solution de peptides est ajusté à $\text{pH} > 3,15$, l'ordre d'élution (t_R croissants) est :

L'ordre d'élution des cations et des anions est régi par l'équation suivante :

$$\log(k'_{(J^{x\pm})}) = \frac{1}{y} \log(K_{E^{y\pm}}^{J^{x\pm}}) + \frac{x}{y} \log\left(\frac{C_D}{y}\right) - \frac{x}{y} \log([E^{y\pm}]_M) + \log(\Phi_{SM})$$

En vous basant sur cette équation et sur la nature des phases stationnaires et mobiles proposées ($-\text{SO}_3^-$, KOH , $-\text{NR}_3^+$, HCl), répondre aux affirmations suivantes :

	Vrai	Faux
▪ Diminuer la capacité disponible de la colonne serait un avantage pour réduire le temps de chromatographie lors d'une séparation réalisée avec un éluant à $\text{pH} = 6$.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Diminuer la capacité disponible de la colonne serait un avantage pour réduire le temps de chromatographie lors d'une séparation réalisée avec un éluant à $\text{pH} = 2$.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Avec les deux phases stationnaires proposées, on peut jouer sur le pH de l'éluant pour changer la capacité disponible de la colonne.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Pour chromatographier plus vite, on doit diminuer la concentration de l'ion éluant.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Plus la charge des solutés est faible, plus la chromatographie est rapide.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Parmi les pHs des éluants suivants, choisir le plus adapté à notre étude :

- pH = 2 ☐
- pH = 4 ☐
- pH = 6 ☐
- pH = 8 ☐

La séparation est mise en œuvre avec HCl ou KOH selon le pH que vous avez choisi. Concernant ces deux éluants, ce sont :


- des éluants faiblement conducteurs ☐
- des éluants fortement conducteurs ☐
- des éluants qui nécessitent l'utilisation d'un suppresseur lors d'une détection conductométrique ☐
- des éluants qui ne nécessitent pas l'utilisation d'un suppresseur lors d'une détection conductométrique ☐

Concernant l'utilisation d'un suppresseur dans la chaîne chromatographique, répondre aux affirmations suivantes :

- | | Vrai | Faux |
|--|--------------------------|--------------------------|
| ▪ Le suppresseur se situe entre la colonne chromatographique et le détecteur. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Le suppresseur ne participe pas à la variance observée sur les pics chromatographiques. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ L'utilisation d'un suppresseur à résine échangeuse d'ions permet de garantir une influence minimale sur la résolution chromatographique. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- | | Vrai | Faux |
|---|--------------------------|--------------------------|
| ▪ Lors de la séparation de solutés cationiques, un supprimeur à résine échangeuse d'ions est constitué par une colonne échangeuse de cations. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Un supprimeur à membrane possède un volume mort plus petit que celui d'un supprimeur à résine échangeuse d'ions. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Un supprimeur à membrane est recommandé pour garantir une bonne résolution lors d'une séparation difficile. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Le schéma ci-dessous retrace le fonctionnement d'un supprimeur à membrane utilisé lors de la séparation chromatographique. Compléter ce schéma avec l'éluant **E** que vous avez choisi précédemment.

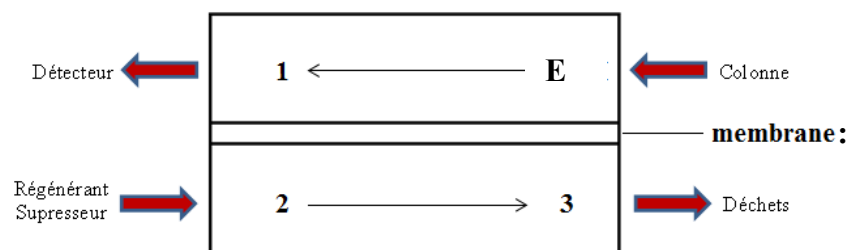

E :

1 :

2 :

3 :

III.2. Analyse par chromatographie SEC

Pour séparer les différents peptides obtenus par bio-ingénierie, on procède par chromatographie SEC à l'aide d'une phase stationnaire dont la taille des pores convient à la séparation de molécules dont la masse molaire s'étend entre 2000 et 5000 g·mol⁻¹.

Cocher la ou les case(s) qui convient/conviennent.

En vous basant sur la nature des produits à séparer, le solvant constituant l'éluant est :

- une phase aqueuse ☐
- un solvant organique ☐

En vous basant sur la nature des produits à séparer et sur la nature de l'éluant, la phase stationnaire est :

- une phase stationnaire hydrophobe (PS-DVB) ☐
- une phase stationnaire hydrophile (polyholosides) ☐

Il s'agit d'une chromatographie SEC par :

- filtration sur gel (GFC) ☐
- perméation de gel (GPC) ☐

La chromatographie SEC est plutôt dédiée à la séparation de solutés dont les masses molaires sont :

- $M < 2000 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ☐
- $M > 2000 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ☐

Remplir le tableau suivant dans le cas d'une séparation SEC par exclusion pure :

Volume de phase mobile effective	
Volume de phase stationnaire effective	
Volume d'exclusion totale	
Volume de perméation totale	
K_D minimum	
K_D maximum	
k' minimum	
k' maximum	

On choisit une colonne dont le diamètre interne vaut 7,5 mm et dont la longueur est de 30 cm. Le volume interstitiel représente 70% du volume de la colonne. Le volume des pores représente 25% du volume de la colonne.

Remplir le tableau suivant dans le cadre d'une séparation SEC par exclusion pure en donnant les valeurs arrondies à deux chiffres après la virgule :

Volume de la colonne (mL)	
Volume de phase mobile effective (mL)	
Volume de phase stationnaire effective (mL)	
Volume de phase stationnaire physique (mL)	
Volume mort (mL)	
Volume de perméation totale (mL)	
k' minimum	
k' maximum	

La chromatographie réalisée à $0,5 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ révèle que les temps de rétention bruts sont compris entre 19,05 et 24,52 minutes. Calculer le domaine de K_D en donnant les valeurs arrondies à deux chiffres après la virgule.

En vous basant sur tout ce qui précède, répondez aux affirmations suivantes :

- | | Vrai | Faux |
|--|--------------------------|--------------------------|
| ▪ Pour vérifier le volume mort de la colonne SEC calculé, je dois utiliser une substance telle que D ₂ O. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Le facteur de rétention k' maximum est inférieur à 1. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ La séparation est sous contrôle enthalpique. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Un marqueur de perméation totale doit présenter un temps de rétention de 25,18 minutes. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Une macromolécule qui présente un temps de rétention de supérieur à 25,18 minutes n'est pas séparée par un mécanisme d'exclusion pure. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

III.3. Chromatographie IC versus chromatographie SEC

Pour l'étude qui nous intéresse, choisir la méthode chromatographique la plus adaptée en cochant les cases qui conviennent :

	IC	SEC
En considérant le domaine des masses molaires des peptides séparés		
Si les masses molaires des peptides à séparer sont proches (différence inférieure à 10%)		
Si l'on veut déterminer facilement la masse molaire des peptides analysés		
En vous basant sur l'efficacité de la séparation (nombre de plateaux théoriques)		
En vous basant sur la résolution atteignable		